

Palnik Fuego SCS Basic



- Trzy sposoby sterowania
- Uchwyt na 3 ezy
- Zmniejszone zużycie gazu
- Ognioodporne urządzenia sterujące
- Mechanizm pochyłu prawo/lewo
- Możliwość regulacji płomienia
- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Możliwość demontażu w celu dokładnego oczyszczenia
- Szeroka gama akcesoriów
- System bezpieczeństwa SCS*
- Automatyczne wyłączenie po 4 godzinach
- Pobór : 70 g/godz gaz p-b lub 95 L/godz gazu ziemnego (LL)
- Temperatura płomienia : 1350°C na gazie p-b, 1300°C na gazie ziemnym
- Waga: 700 g
- Wymiary: 103 x 49 x 130 [mm]
- Pedał z przewodem

Charakterystyka

Palnik gazowy Fuego SCS Basic posiada trzy formy sterowania palnikiem :

- 1) Na przycisk - płomień pojawia się w momencie naciśnięcia przycisku, a wyłączy się po powtórnym kliknięciu przycisku. Automatyczne wyłączenie po 60 minutach.
- 2) Nożne sterowanie - płomień pojawi się w momencie kliknięcia na pedał nożny i będzie palił się do momentu powtórnego kliknięcia.
- 3) Nożne ciągłe sterowanie - płomień będzie się palił tak długo, jak długo noga będzie naciskać na pedał, a wyłączy się w momencie oderwania nogi od pedału.

W zestawie dołączony jest mechanizm, który umożliwia utrzymanie palnika na blacie pod kątem nachylenia w prawo bądź w lewo.

*System kontroli bezpieczeństwa "SCS" chroni potencjalnego użytkownika przed oparzeniem, sygnalizując wciąż rozgrzaną głowicę po dłuższym czasie korzystania z palnika. Ponadto dzięki systemowi SCS odcinany jest zapłon gazu, chroniąc urządzenie przed przegrzaniem, zapchaniem głowicy, a także wspomaga w prawidłowym zmontowaniu głowicy.

Dostępne modele

Model	Waga	Obudowa	Wyświetlacz	Inne
-------	------	---------	-------------	------

SCS Basic

700 g

Elementy sterowania odporne na UV, rozpuszczalniki

BRAK

Przewodowy pedał